

#AWB-6015

## BSA 封闭液

□ 100 ml



<b>Order</b>	021-34695924 orders@ab-mart.com
<b>Support</b>	400-6123-828 support1@ab-mart.com
<b>Web</b>	www.abmart.cn

### 产品描述

5%BSA 封闭液(Blocking Buffer)适用于 Western Blotting、ELISA 以及免疫组化实验中非特异性蛋白结合位点的封闭。封闭后,可以减小后续的一抗或二抗等和载体的非特异性结合,降低背景,增强信噪比,以达到理想的显色效果。

### 产品储存

冰袋运输。短期 4℃ 保存, 长期-20℃ 保存, 一年有效。尽量避免反复冻融, 建议分装后使用。

### 使用说明:

本产品为即用型, 无需稀释。封闭步骤中加入足够量的 BSA 封闭液充分覆盖载体表面, 振荡封闭, 封闭时间依据实验而定, 一般室温封闭 2 小时, 然后进行抗体孵育等后续操作。

### 注意事项

通常在室温封闭 2 小时即可。对于一些背景非常高的抗体, 可以 4℃ 封闭过夜。为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。