

#AWB-6017

## 快速封闭液

- 100 ml
- 500 ml



**Order** 021-34695924  
orders@ab-mart.com

**Support** 400-6123-828  
support1@ab-mart.com

**Web** www.abmart.cn

### 产品描述

该款快速封闭液是新一代的即用型、高效快速 Western 封闭液。封闭时间仅需 10-30 分钟，效果优于脱脂奶粉、BSA、酪蛋白等传统封闭液，简化了 Western 印迹方案。使用快速封闭液封闭可阻止抗体检测期间的非特异性结合，但允许进行特异性检测。与传统封闭液相比，有更高的信号，更低的背景值，信噪比更高。该缓冲液可与磷酸化的抗体以及 NC 膜和 PVDF 膜兼容。

### 产品储存

常温运输。长期 4℃ 保存，一年有效。

### 使用说明：

本产品为即用型，无需稀释。封闭步骤中加入足够量的封闭液充分覆盖载体表面，振荡封闭，一般室温封闭 10-30 分钟，然后进行抗体孵育等后续操作。

### 注意事项

通常在室温封闭 10-30 分钟即可。对于一些背景非常高的抗体，建议封闭 30 分钟或者更久。如果在 4℃ 封闭，则需延长封闭时间。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。