

# Western转膜液

| 产品编号   | 产品名称       | 包装    |
|--------|------------|-------|
| WB0154 | Western转膜液 | 1L*10 |

## 产品简介:

我们生产的Western转膜液(Western Transfer Buffer)可以用于Western时湿法电转膜, 本公司生产的Western转膜液是一种安全无毒的转膜液, 使用无水乙醇配置(公司另有无水甲醇配置转膜液) 本Western转膜液配制便捷, 无需调节pH值, Western转膜液可以回收, 回收后可以再使用1-2次, 但为了取得最佳的转膜效果, 应使用没有使用过的转膜液, 如果转膜液颜色变成浅棕色或黄褐色, 应该丢弃。

## 包装清单:

| 产品编号   | 产品名称       | 包装    |
|--------|------------|-------|
| WB0154 | Western转膜液 | 1L*10 |
| —      | 说明书        | 1份    |

**保存:** 室温保存, 一年有效。

## 注意事项:

配制好的电泳液使用时间不宜超过两周, 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。